

BETRIEBSANWEISUNG

gem. Unfallverhütungsvorschrift



Gebäude: Gerhard-Domagk-Str
Betrieb: Anorganische Chemie
freigegeben (Unterschrift):

Arbeitsplatz: Labor AK-Streubel
Tätigkeit:
Erfassungsdatum: 19.11.2003

Seite: 1 / 1

Anwendungsbereich

Wasserwächter

- zur automatischen Überwachung des Kühlwasserzulaufes von Destillationsapparaturen
- zur automatischen Abschaltung der Heizquelle bei Unterbrechung der Kühlwasserzufuhr

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahr durch fehlerhafte elektrische Anschlüsse und Kabel.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Destillationsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel (elektrische, mechanische Teile).
- Bei Wasserdurchfluß müssen Klickgeräusche im Sensor zu hören sein
- Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.

Verhalten bei Störungen

Feuer: 0112



- Einen Mitarbeiter des Arbeitskreises Streubel informieren
- Störungsbeseitigung nur durch Elektrowerkstatt.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 0112

- Maschine sofort ausschalten (ggf. Netzstecker ziehen).

Instandhaltung, Entsorgung



- Ständige Kontrolle des Gerätes auf Funktionstüchtigkeit.
- Prüfung des Gerätes gemäß Richtlinien!

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!